


คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตร ขนาด 20-200 ไมโครลิตร

รุ่น BP 200

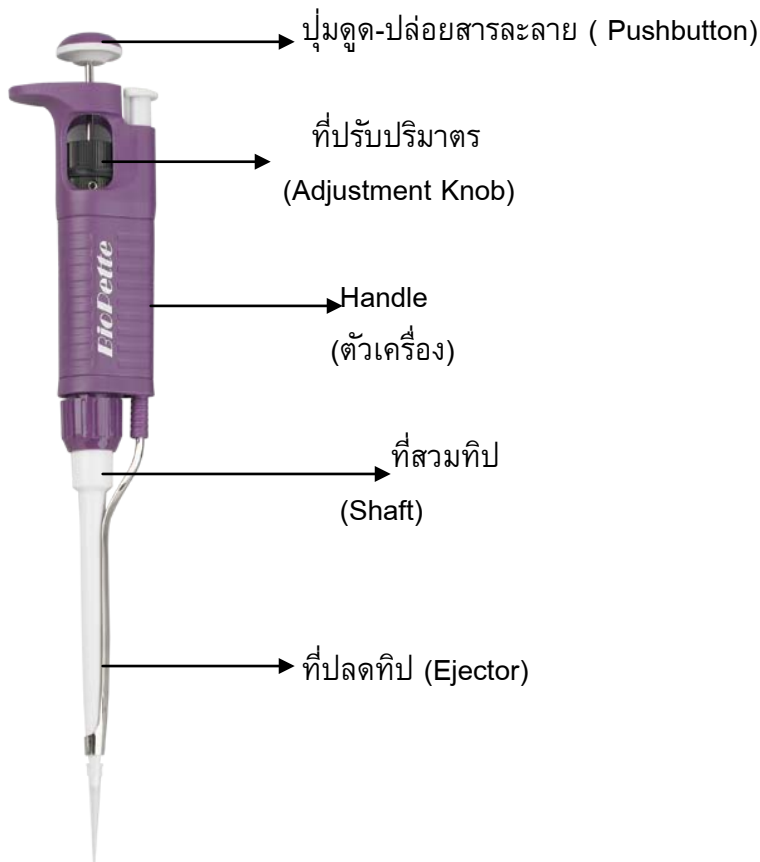

BP200

1	→	หลักร้อย
2	→	หลักสิบ
5	→	หลักหน่วย

125 μ l

สามารถใช้กับทิป ปริมาตร 200 ul

1. การปรับปริมาตร

1.1 การเพิ่มปริมาตร ให้หมุน Pushbutton หรือ Adjustment Knob เกินค่าที่จะตั้งไป 1/3 ของรอบ จากนั้นให้หมุนกลับลงมาปริมาตรที่ต้องการแล้วให้ pipette จบในแนวนอน

1.2 การลดปริมาตร ให้หมุน Pushbutton หรือ Adjustment Knob ลดปริมาตรที่ต้องการตั้ง

วิธีการดูดสารตัวอย่าง

1. กดที่ปุ่มดูดสาร (Pushbutton) ที่ Step ที่ 1
2. ทำการดูดสารตัวอย่างโดยค่อยๆปล่อยปุ่มดูดสาร (Pushbutton) จนสุด

วิธีการปล่อยสารตัวอย่าง

1. กดที่ปุ่มดูดสาร (Pushbutton) ที่ Step ที่ 1
2. จากนั้นกดที่ Step ที่ 2 เพื่อไล่หยดสุดท้าย
3. ทำการปลดทิปโดยผลักปุ่มปลดทิป(Eject Pushbutton) ไปด้านข้าง

วิธีทำความสะอาด

เครื่องดูดจ่ายสารละลายสามารถ Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 °C ได้ 20 นาที ได้ทั้งตัว จากนั้นทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องของค่าปริมาตรในการใช้งานควรทำการ **Calibration** เมื่อเครื่องผ่าน autoclave ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 5 และ ทุก ๆ 10 ครั้ง